

AD-1670 除振台の取扱説明書

1. はじめに


- 除振台 (AD-1670) を安全にお使いいただき且つ誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、ご使用前に本書をお読みいただき、内容を良くご理解ください。

警告サインの意味



注意

この表記は、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

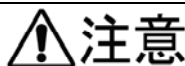

注意

- 設置や移動の時、転倒や落下をさせないように注意してください。重いためケガの原因になります。
- 設置場所は、十分なスペースをとり、除振台に何も接触しないようにしてください。
- 載せる物の重心を除振台の中央部に合わせてください。偏重心がある場合除振台は傾きます。

2. 載せる機器の注意

- 振動 (*1) のある環境下で、分析用電子天びんの計量には、除振台の使用をお勧めします。
- 天びんは傾斜による誤差が発生しますので、計量中の計量物の載せ降ろし操作を含め、水平を維持してください。
- 天びんのスイッチ操作は傾斜誤差の原因になりますので、除振台の横に外部コントローラ (AD-8922A) を置き除振台に力がかからない操作をしてください。
- 除振台の使用方法によっては、載せた機器の性能が十分に発揮できないことがあります。

*1 振動の原因は、遠くで生じた地震、季節風、台風、車両の走行、近くの動力源、部屋のドアの開閉、人の通行など多様です。

3. 除振台の設置

- 堅牢で安定した水平の設置場所を選びます。設置場所では、除振台の側面から 10mm 以上スペースをとり、何も接触しないようにしてください。

4. 日常のお手入れ

- 汚れたときは中性洗剤を少ししみこませたやわらかい布で拭き取ってください。

5. 仕様

| | |
|-----|-------------------------------|
| 質量 | 約 25kg |
| 大きさ | 455 (W) × 370 (D) × 85 (H) mm |
| 耐荷重 | 約 30kg |
| 材質 | 人造石「テラゾー」 |

- すべての振動を完全に除去することはできません。

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-2 3-1 4
TEL 03-5391-6126 (代) FAX 03-5391-6129