

# AD-1681 (ニッカドバッテリー) 取扱説明書


## 取扱上の注意

- 1 バッテリーは水に濡したり、電極部（金属の板の部分）をショートさせないように注意して下さい。（ショートすると急激な発熱が起こり火傷したりする危険性があります。）
- 2 バッテリーを電源の目的以外で使用したり、また分解改造を行なわないで下さい。
- 3 付属のACアダプター以外の物を用いたり、所定の電圧以外の電圧で充電を行なわないでください。（バッテリーを劣化させるだけでなく大変危険です。）
- 4 出荷時、バッテリーは充電されていません。バッテリーを十分に充電してから機器を御使用下さい。
- 5 バッテリーの充電作業は、 $+10^{\circ}\text{C}$  から  $+30^{\circ}\text{C}$  の温度範囲で行なってください。（この範囲以外では、十分に充電できない場合や、過充電になる場合があります。）
- 6 充電時間は最長で16時間とし、これ以上の間充電を行なわないでください。（過充電となりバッテリーの性能に悪影響を及ぼします。）
- 7 バッテリーを空充電のまま長時間放置しないでください。（過放電となりバッテリーの性能に悪影響を及ぼします。）


## 付属品

下記の物が含まれている事を御確認下さい。

バッテリーバック

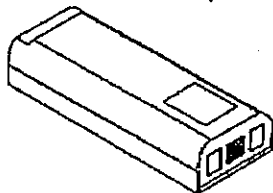

ACアダプタ

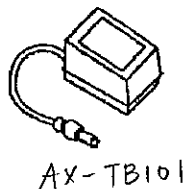

取扱説明書



## 仕様

定格容量	600mAh	
定格電圧	7.2V	
使用温度範囲	$-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$	
充電温度	$+10^{\circ}\text{C} \sim +30^{\circ}\text{C}$	
所要充電時間	約15時間	(規定の充電温度で空の状態から満充電した場合)
サイクル寿命	約300回	(充電と放電を繰り返し行なった場合です。ただし使用環境によって変化します。)
本体重量	約220g	(ACアダプタ含まず)

## 充電方法

(注意) 充電は使用機器にバッテリー減圧表示 (充電が必要であることを示す表示) が出たら行なって下さい。

- 
- ① 付属のACアダプタを電源に接続する。
  - ② ACアダプタのプラグをバッテリーバックのコネクタに接続する。
  - ③ 約15時間充電したのちACアダプタのプラグをバッテリーバックから外しACアダプタを電源から抜く。