



AD-5701 3ch タイマ

取扱説明書 保証書付

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますので御了承ください。

WM+PD4000695

保証書 このたびは、3ch タイマをお買い上げいただきましてありがとうございます。この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一年保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。	
品名	エー・アンド・デイ 3ch タイマ
型名	AD-5701
お客様お名前	
ご住所	□□□-□□□□
ご購入日	年 月 日
ご購入店	(ご購入店名を必ずご記入ください。)
保証期間	ご購入日より1年間

安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。
この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

⚠ 注意

・修理

ケースを開けての修理はサービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷する恐れがあります。

・機器の異常

機器の異常が認められた場合は、使用をやめ、速やかに電池を取り外してください。修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

取扱上の注意

- ・落としたり、強度のショックや振動を与えないでください。故障の原因になります。
- ・防水型ではありませんので水中や直接水がかかるような場所でのご使用は避けてください。


はじめに

このたびは、AD-5701 (3ch タイマ) をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も、いつでも見られる所に大切に保管してください。

特徴

- ・現在時刻・アラーム時刻・カレンダーを同時に表示します。
- ・3つのタイマを同時に表示します。
- ・時計は12/24時間表示切替可能です。
- ・3つのタイマを独立にスタート/ストップできます。
- ・タイマは1秒単位で99時間59分59秒まで設定できます。
- ・クリップ・卓上スタンド・マグネットの3通りの取り付け方ができます。

各部の名称

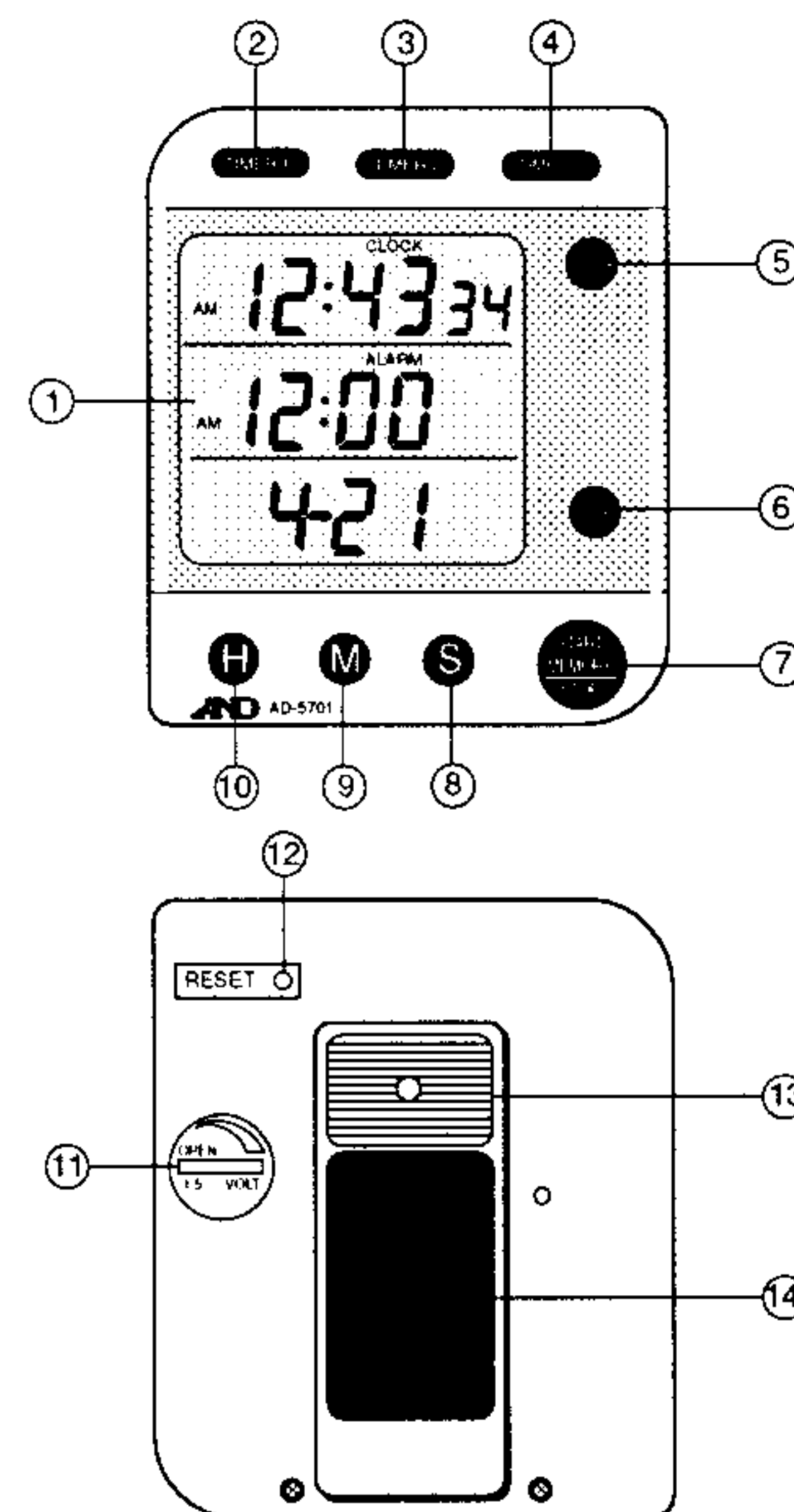


- ① 表示部
- ② タイマ1ボタン (TIMER1)
- ③ タイマ2ボタン (TIMER2)
- ④ タイマ3ボタン (TIMER3)
- ⑤ 表示モード切り換えボタン (CLOCK)
- ⑥ クリアボタン (CLEAR)
- ⑦ スタート/ストップボタン (START MEMORY/STOP)
- ⑧ 秒設定ボタン (S)
- ⑨ 分設定ボタン (M)
- ⑩ 時間設定ボタン (H)
- ⑪ 電池フタ
- ⑫ リセット穴 (RESET)
- ⑬ クリップ兼卓上スタンド
- ⑭ マグネット

設置

本製品はクリップ、卓上スタンド、マグネットの3通りの方法でお使いいただけます。

- クリップ：本体裏面のクリップを使用してホケットやベルトに取り付けてお使いください。
- 卓上スタンド：クリップを開くとスタンド用金具が出てきてクリップが開いたままになります。これをスタンドとして使用してください。
- マグネット：クリップに付いている磁石で冷蔵庫のドアなどに取り付けしてお使いください。

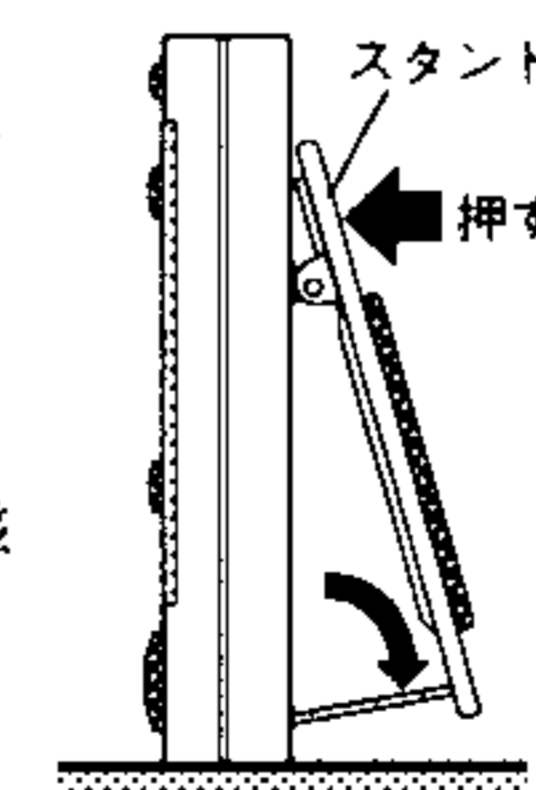


電池の交換方法

ご購入時には、電池ボックス内に保管時の電池消費を防ぐため絶縁シートが電池と電極の間に挟まっています。この絶縁シートを外さないと電源は入りませんので使用前に必ず外してください。
ご購入時に入っている電池はモニター用なので電池寿命が短い場合があります。

表示が薄くなってきたら下記の方法で電池を交換してください。
※電池を交換すると時刻などの設定はすべて失われます。

1. 本体裏の電フタをコイン等で左へ回して取り外してください。
2. 古い電池を取り外してください。
3. 新しい電池を電池ホルダの表示に合わせて正しく入れてください。

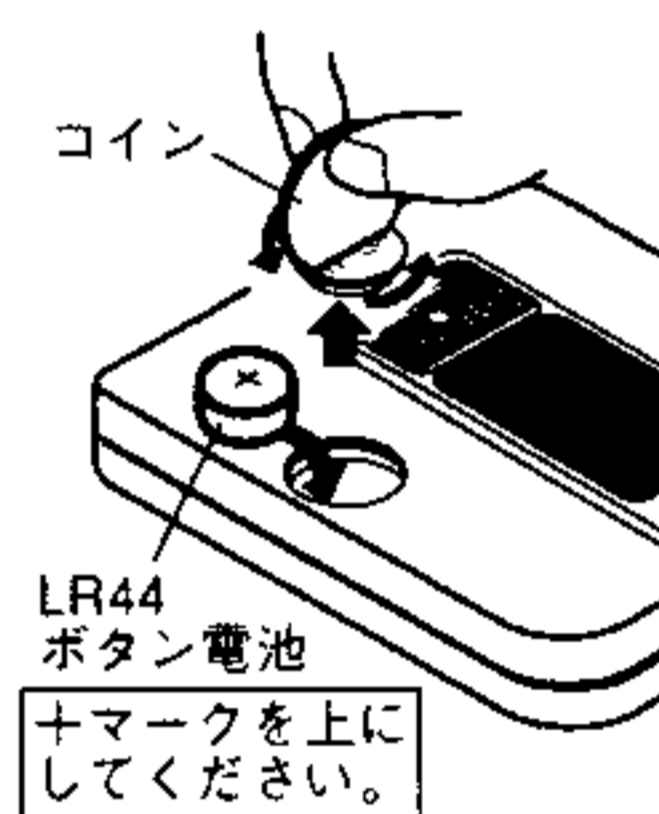

※乾電池の＋を逆に入れますと正常に動作しないばかりか故障の原因となります。
4. 電池フタを元に戻してください。

⚠ 注意

電池使用上の注意

- ・電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- ・電池は必ず指定のものを使用してください。
- ・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- ・環境保全のため、使用済みの電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。

操作方法

■時計カレンダー表示モードとタイマ表示モード

本製品は2つの表示モードがあります。
時計カレンダー表示モードでは現在時刻・アラーム時刻・カレンダーを表示します。
タイマ表示モードでは3つのタイマを表示します。
モード切り換えは【CLOCK】ボタンを押して行います。

■時計カレンダーの使い方

以下の説明は時計カレンダー表示モードでの説明です。タイマ表示モードの時は【CLOCK】ボタンを押して時計カレンダー表示モードにしてください。

12/24時間制表示切り換え



【H】 ボタンを押すごとに時刻表示は24時間制と12時間制に切り替わります。12時間制表示のときは“AM”または“PM”が表示されます。

時刻・カレンダーの合わせ方

- 【CLOCK】 ボタンを2秒間押し続けると現在時刻表示（LCD表示上段）が点滅を始めて、【H】 ボタンと【M】 ボタンで“時”と“分”の設定をします。【H】 ボタンを押すと現在時刻が1時間進みます。押し続けると早送りができます。【M】 ボタンを押すと現在時刻が1分間進みます。押し続けると早送りができます。
- 【S】 ボタンで“秒”の設定をします。秒表示が2.9秒以下の時にSボタンを押すと0.0秒になります。秒表示が3.0秒以上の時に【S】 ボタンを押すと1分繰り上がって0.0秒になります。





- 【CLOCK】 ボタンを押すとアラーム時刻表示（LCD表示中段）が点滅を始めて、【H】 ボタンと【M】 ボタンで“時”と“分”の設定をします。【H】 ボタンを押すとアラーム時刻が1時間進みます。押し続けると早送りができます。【M】 ボタンを押すとアラーム時刻が1分間進みます。押し続けると早送りができます。
- 【START MEMORY / STOP】 ボタンを押してアラームのオン・オフをします。一度押すと“▶”が表示され、アラームが有効になります。もう一度押すと無効になります。
- 【CLOCK】 ボタンを押すとカレンダー表示（LCD表示下段）が点滅を始めて、【H】 ボタンと【M】 ボタンで“月”と“日”の設定をします。【H】 ボタンを押すと日付が1月進みます。押し続けると早送りができます。【M】 ボタンを押す

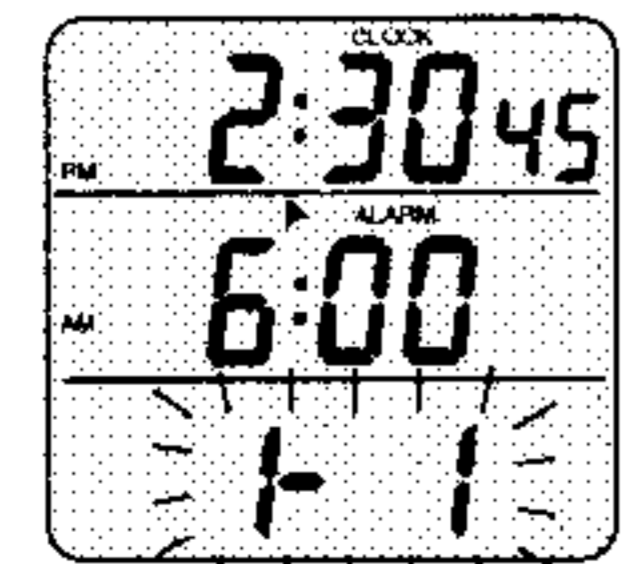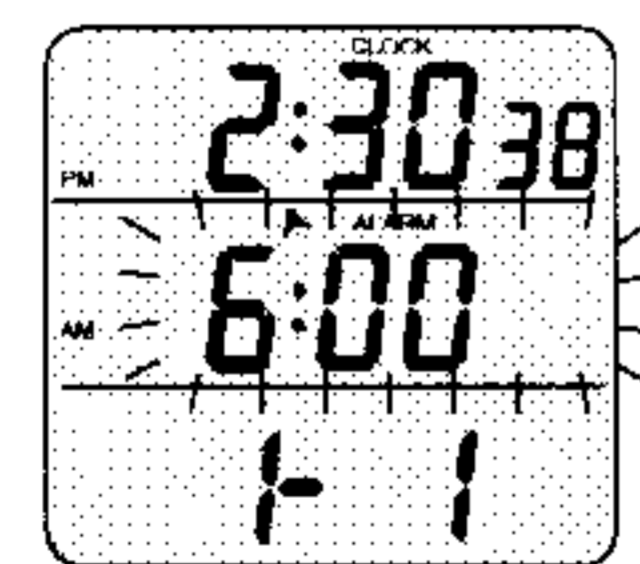

と日付が1日進みます。押し続けると早送りができます。

- 【START MEMORY / STOP】 ボタンを押してカレンダーの表示を切り換えます。ボタンを押すごとに“日-月”と“月-日”の表示が切り替わります。
- 【CLOCK】 ボタンを押すと表示は点滅しなくなり設定は終わります。※表示が点滅している状態で2分間放置すると自動的に通常の時刻・カレンダーの表示に戻ります。

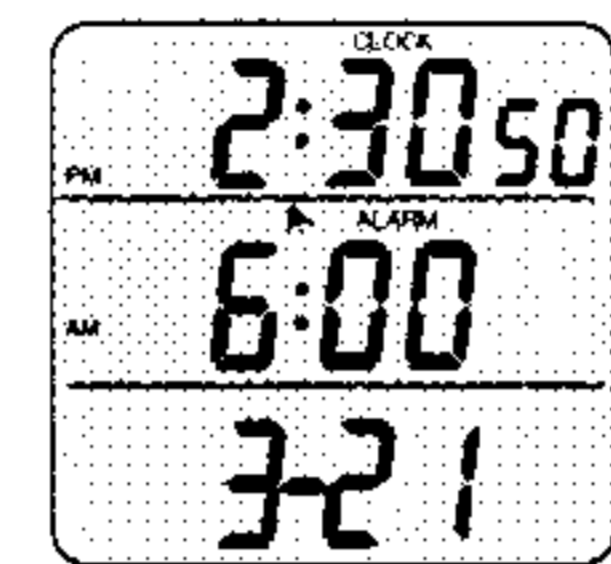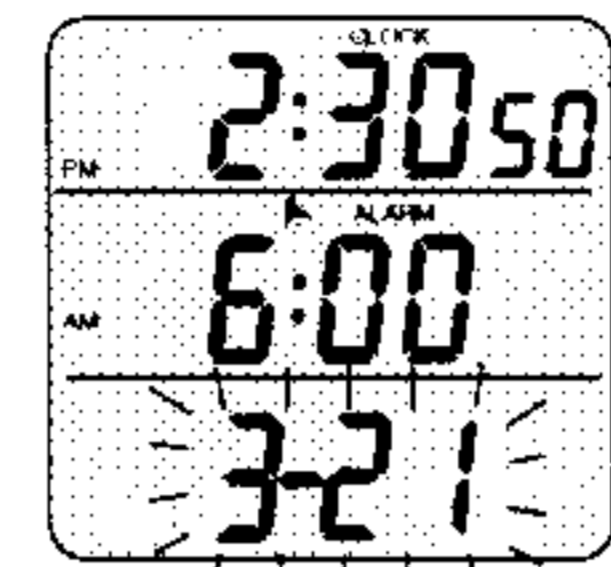

アラームの使い方

アラームを使うにはアラーム時刻をアラームを鳴らしたい時刻に設定し、アラームを“ON”に設定してください。（前項 手順6参照）アラーム時刻になると「ビビビビ・ビビビビ」とブザー音が鳴ります。ブザー音を止めるには以下の3通りの方法があります。

- そのまま放置する。1分間鳴り続けると止まります。翌日の同時刻（アラーム時刻）になると、再び鳴り始めます。
- 【CLEAR】 ボタンを押す。（スヌーズ機能）【CLEAR】 ボタンを押すと止まります。約8分後に再び

鳴り始めます。


- その他のボタンを押す。【CLEAR】以外のボタンを押しても止まります。スヌーズ機能は働きません。翌日の同時刻（アラーム時刻）になると、再び鳴り始めます。

■タイマの使い方

以下の説明はタイマ表示モードでの説明です。時計カレンダー表示モードの時は【CLOCK】 ボタンを押してタイマ表示モードにしてください。※以下では、【TIMER1】、【TIMER2】、【TIMER3】 ボタンをまとめて【TIMER】 ボタンとして説明しています。タイマ1、タイマ2、タイマ3に対する操作はそれぞれ【TIMER1】、【TIMER2】、【TIMER3】 ボタンを使用してください。


時間設定のしかた

- 【TIMER】 ボタンを2秒間押し続けると表示が点滅を始めて、【H】、【M】、【S】 ボタンで設定をします。【CLEAR】 ボタンを押すと表示時刻が“00:00:00”になります。【H】 ボタンを押すと表示時間が1時間進みます。押し続けると

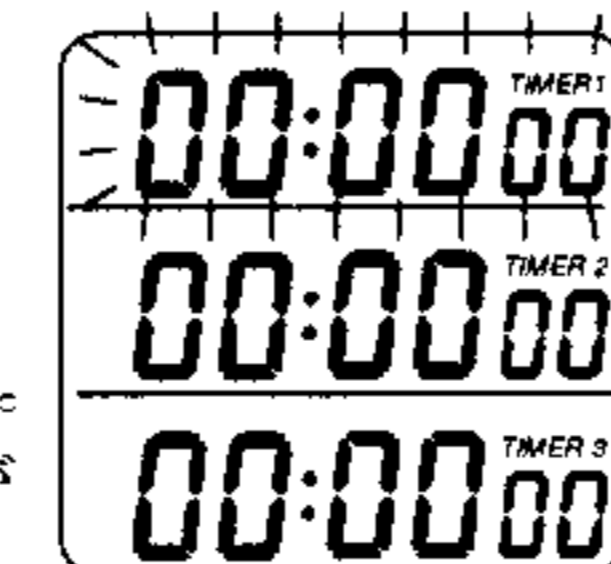

早送りができます。【M】 ボタンを押すと表示時間が1分間進みます。押し続けると早送りができます。【S】 ボタンを押すと表示時間が1秒間進みます。押し続けると早送りができます。

- 【TIMER】 ボタンを押すと表示は点滅しなくなり設定は終わります。

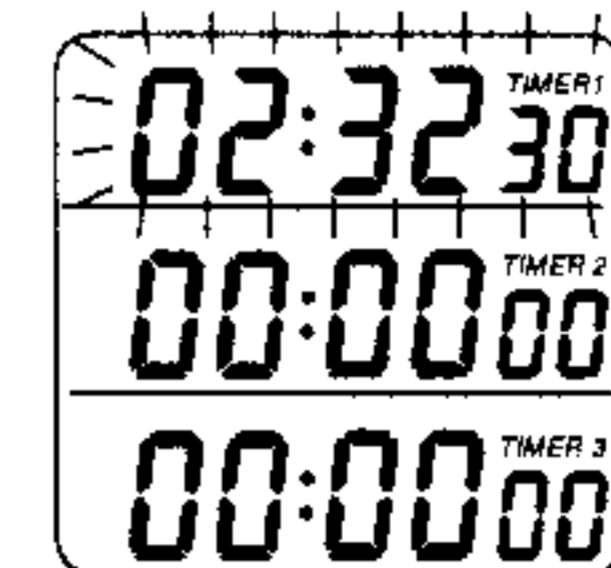

タイマスタートのしかた

- 時間設定をします。（前項参照）
- 【TIMER】 ボタンを押すとタイマはカウントを始めて、表示が“00:00:00”になるとブザーが鳴ります。
- どれかのボタンを押すとブザーとカウントが止まります。

※時間を設定後カウントを開始すると表示が“00:00:00”になるまではカウントダウンしていき、それ以後は“TIME'S UP”の表示がでてカウントアップしていき、※ブザーは1分間放置すると止まります。（カウントは止まりません。）設定時間が“00:00:00”の時は【TIMER】 ボタンを押すとブザーは鳴らさずすぐカウントアップを始めます。※ブザー音はタイマごとに異なります。

タイマ1の時「ビ・ビ・ビ」と鳴ります。

タイマ2の時「ビビ・ビビ・ビビ」と鳴ります。

タイマ3の時「ビビビ・ビビビ・ビビビ」と鳴ります。

※ブザーの鳴っているときに他のタイマあるいはアラームのブザーが鳴り始めると現在鳴っているブザーは止まります。

前回と同じ時間設定で使うとき

- 【CLEAR】 ボタンを押すと表示は“00:00:00”になります。
- 【TIMER】 ボタンを押すと前回の設定値が表示されます。
- 以降は前項の手順2以下と同じです。

【START STOP / MEMORY】 ボタンの使い方

【START STOP / MEMORY】 ボタンを使うと3つのタイマを同時に操作できます。使い方は【TIMER】 ボタンと同じです。

■リセットの方法

万一本製品が正しく動作しなくなったときには以下の手順でリセットできます。

- 電池を取り外します。
- そのまま5秒間待ちます。
- 電池を入れます。

※または、背面のリセット穴を先のとがったもの（針・クリップ等）で突いてもリセットできます。

仕様

タイマ設定範囲	00:00:00～99:59:59
時刻表示	現在時刻（時：分：秒） アラーム時刻（時：分） カレンダー（月-日または日-月切り換え）
タイマの数	3個
タイマ精度	±0.5秒/日
時計精度	±0.5秒/日
動作温湿度範囲	0～40℃、25～90%RH （結露しないこと）
保存温湿度範囲	-20～60℃、25～90%RH （結露しないこと）
電源	LR44（1.5Vボタン形電池）1個
電池寿命	約1年
寸法（mm）	83（H）×70（W）×22（D）
重量	約80g（電池含む）
付属品	電池（モニター用）、取扱説明書

保証規定

- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
- 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
 - 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 - 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
 - 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

本 社 〒170-0013東京都豊島区東池袋3-23-14
（ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F）
TEL 03-5391-6126
FAX 03-5391-6129

AD 株式会社 **イーアンド・デイ**