

セットアップの方法

WinCT-Plus

本ソフトウェア「WinCT-Plus (Windows Communication Tools Plus LAN & Mulit Rs Version)」は、エー・アンド・デイ製電子天びんや台はかりなどRS232Cポートを有する計量機器(複数)とコンピュータを接続してデータを収集する「Windowsデータ通信ソフトウェア」です。

計量機器とコンピュータの複数のRS232Cポートに直接接続、または「RS232C-Ethernetコンバータ」を介してLANで接続してデータ収集が行えます。

以下に「WinCT-Plus」のセットアップの方法、及び取扱いについて記述します。

1. 必要なシステム

コンピュータ OS	Windows98/2000/Me/XP (日本語版)
CPU	Pentium相当以上のCPU搭載の機種を推奨。
RAM	32MB以上のメモリを推奨。
ハードディスク	10MB以上の空きが必要です。
CRT	解像度800×600以上のディスプレイを推奨。
CD-ROMドライブ	
LANポート	1ポート (但し、LAN接続の場合のみ)
COMポート	1ポート以上 (但し、COM接続の場合のみ)

RS232C-Ethernetコンバータ (LAN接続の場合)	TCP/IPプロトコル対応品 サーバとして動作するもの
------------------------------------	--------------------------------

接続機器 エー・アンド・デイ製計量機器 (RS232Cが装着されている機器)

接続ケーブル 使用する計量機器とコンピュータ、「RS232C-Ethernetコンバータ」(LAN接続の場合)のそれぞれの取扱説明書でご確認ください。

注意 「WinCT-Plus」セットアップの前に、万が一に備えてコンピュータの重要なデータをバックアップしておいてください。

2. セットアップ手順

Windows 2000やXPでは、Administrator権限のあるユーザー名でログインして行ってください。

手順1 全てのアプリケーションを終了させてください。

手順2 Disk1フォルダーのSetup.exeをダブルクリックしインストールしてください。

手順3 画面に説明されている内容を確認して、「OK」ボタンをクリックしてください。

手順4 インストール先を指定し、セットアップボタンをクリックしてください。
(初期設定はC:\Program Files\WinCT-Plus)

手順5 プログラムを登録するグループ名を入力し、ソフトウェアの指示に従いセットアップを実行してください。(初期設定は「A&D WinCT-Plus」)

手順6 セットアップ完了のメッセージが出たら「OK」ボタンをクリックしてください。

3. 「WinCT-Plus」の起動方法

初期設定では「スタート」→「プログラム」→「A&D WinCT-Plus」→「RsMulti」をクリックしてください。

「RsMulti」の使用方法は、取扱説明書(「A&D WinCT-Plus」の中にある「RsMulti_Readme」)をお読みください。

「RsMulti」の機能

LAN接続

「RS232C-Ethernetコンバータ」を介して、計量機器が送信したデータをコンピュータ

に送ることができます。また、コンピュータからのコマンドにより計量機器をコントロールすることもできます。

COMポート接続

計量機器のRS232CインターフェイスとコンピュータのCOMポートに接続して計量機器が送信したデータをコンピュータに送ることができます。

コンピュータからのコマンドにより計量機器をコントロールすることもできます。

注意

- ・他社製の計量機器と接続した場合、本ソフトウェアでの動作は保証いたしません。
- ・コンピュータ本体や「WinCT-Plus」以外の市販のソフトに関しては各メーカーに問い合わせてください。
- ・LAN接続で行う場合は、基本的にコンピュータと計量機器のみを接続して、単独のネットワークで行ってください。
既存のネットワークに接続して障害が発生しても一切の責任を負いません。

4. 使用許諾契約

- ・「WinCT-Plus」を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・「WinCT-Plus」は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・「WinCT-Plus」の著作権は、(株)エー・アンド・デイに有ります。
- ・「WinCT-Plus」はエー・アンド・デイ製計量機器からコンピュータへのデータ転送に使用します。
- ・「WinCT-Plus」は、計量機器と接続するコンピュータのハードディスクまたはその他記憶装置に限りインストールして使用できます。
- ・(株)エー・アンド・デイは「WinCT-Plus」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があるとは告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

Microsoft、Windows、Excelは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または、商標です。

5. アンインストール

アンインストールは“アプリケーションの追加と削除”で“A&D WinCT-Plus”を指定して削除できます。

WinCT-Plusのセットアップ説明を終わります。

2007年3月7日