

Setup_Readme.txt

WinCT (Windows Communication Tools) Ver. 5.12 2016/03/28
Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Vista 対応
Windowsデータ通信ソフトウェア (日本語版)
Copyright (c) 1998 A&D Company limited

セットアップの方法

WinCT (Windows Communication Tools)

本ソフトウェア「WinCT(Windows Communication Tools)[以下「WinCT」と省略]」は、エー・アンド・デイ製電子天びんからコンピュータへ天びんの計量データを転送する「Windowsデータ通信ソフトウェア」です。以下に「WinCT」のセットアップの方法、及び取扱について記述します。

1.必要なシステム

コンピュータ Microsoft Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Vista (日本語版)

RS-232Cポート(COMポート)があること。

・コンピュータにCOMポートが無い場合、アクセサリのUSBコンバータを使用すればコンピュータにCOMポートを増設できます。天びんと接続するケーブルも付属します。

天びんのRS-232Cが25ピンの場合 型番 : AX-USB-25P

天びんのRS-232Cが9ピンの場合 型番 : AX-USB-9P

電子天びん エー・アンド・デイ製電子天びん (RS-232C付き)。

接続ケーブル 使用する天びんとコンピュータのそれぞれの取扱説明書でご確認ください。

注意

- ・RsKeyを使用する場合、転送先となるアプリケーションは別途ご用意してください。(Microsoft Excel等)
- ・WinCTセットアップの前に、万が一に備えてコンピュータの重要なデータをバックアップしておいてください。

Setup_Readme.txt

=====
=====

2.セットアップ手順

手順1 コンピュータに旧バージョンのWinCTがインストールされている場合、
旧バージョンのWinCTをアンインストールしてください。

手順2 全てのアプリケーションを終了させてください。

手順3 WinCTをインストールします。
WinCT_Setup.msiを実行してください。

手順4 画面の指示にしたがってインストールしてください。

=====
=====

3.「WinCT」の起動方法

「RsCom」、「RsKey」、「RsWeight」を選択して実行します。
「スタート」→「プログラム」→「A&D WinCT」の中にあります。「WinCT」の使用
方法は、取扱説明書（「A&D WinCT」の中にある「Readme」）をお読みください。

「RsCom」 テキストファイル形式で、天びんのデータをコンピュータに取り込むこ
とができます。また、コンピュータから天びんへのコマンドが使用でき
ます。

「RsKey」 市販のアプリケーション（Microsoft Excel等）のワークシート上に直接
天びんのデータを取り込むことができます。ただし、天びんへのコマン
ドは使用できません。

「RsWeight」 天びんデータをコンピュータに取り込み、リアルタイムでグラフ化すること
ができます。また、データの最大値、最小値、平均値、標準偏差、変動係数など
を計算し表示することができます。

注意 ・他社天びんと接続した場合、本ソフトウェアでの動作は保証いたしません。
・コンピュータ本体や「WinCT」以外の市販のソフトに関しては各メーカーに問
い合わせてください。

=====
=====

4.使用許諾契約

- ・「WinCT」を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・「WinCT」は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・「WinCT」の著作権は、(株)エー・アンド・デイに有ります。
- ・「WinCT」はエー・アンド・デイ製電子天びんからコンピュータへのデータ転送に使用します。
- ・「WinCT」は、天びんと接続するコンピュータのハードディスクまたはその他記憶装置に限りインストールして使用できます。
- ・(株)エー・アンド・デイは「WinCT」または「Readme」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があるとして告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

Microsoft、Windows、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または、商標です。

=====
=====

5.アンインストール

アンインストールは「コントロールパネル」の「プログラムと機能」で“A&D WinCT”を指定してアンインストールしてください。

=====
=====

WinCTのセットアップ説明を終わります。

=====
=====